

**Dikomsan®**

**Elektronik Terazi**

**KULLANMA KİTABI**

**EGY SERİSİ**

**50 g / 1 mg**

**DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

Oto Sanayi Sitesi , Menderes cad. No : 19

4. Levent / İstanbul

Tel : 0212 - 283 37 15 ( Pbx )

Fax : 0212 - 281 24 67

E-Mail : [scale@dikomsan.com](mailto:scale@dikomsan.com)

Web : <http://www.dikomsan.com>

## İÇİNDEKİLER

- Özellikler
- Görünüm
- Kullanım
  - Açma / Kapama
  - Birim Değişirme
  - Daralı Tartım
  - Ekran Işığı
  - Otomatik Kapanma
  - Uyarılar ve Günlük Bakım
  - Garanti

## ÖZELLİKLER

Kapasite : 50 g / 0,001 g

Kefe ölçüsü : Ø 70 mm

Çalışma Sıcaklığı : 10°C ~ 40°C

Güç Kaynağı : 4 adet AAA Pil , 6V DC 200 mA Max

## GÖRÜNÜM



## KULLANIM

### 1. Açma / Kapama

**On/Off** tuşuna basılarak cihaz açılır. İlk açılışta cihazın ısınması için 15 dakika beklendikten sonra kullanıma başlanır. Cihazı kapatmak için **On/Off** tuşuna tekrar basılır.

## 2. Birim Deęiřtirme

**Units** tuřuna basılarak basılarak istenen birim seęilir.

Kullanılabilen aęırlık birimleri : **g** , **oz** , **ozt** , **dwt** , **gn** , **ct** .

Cihaz kapatıldıęında hangi birimdeyse , aęıldıęında son ayarlanan birim ile aęılır.

## 3. Daralı Tartım

Tartım iřlemi bir kab ile yapılacaęı vakit , nce kabın darasının alınması gerekir. Darası alınacak kab kefe zerine konur ve

**Tare** tuřuna basılır. Bundan sonra bu kab ile yapılacak

Tartımlarda net tartım sonucu okunur.

Darayı iptal etmek iin kefe zeri tamamen bořaltılır ve

**Tare** tuřuna tekrar basılır. Normal tartım konumuna dnlmř olur.

## 4. Ekran Iřıęı

Cihaz aıldıktan sonra **Light** tuřuna iki kere basıldıęında ekranda – **F 1** - grnr , **Tare** tuřuna tekrar basıldıęında ekran grnts – **F 2** – olacaktır , **Tare** tuřuna bir kez daha basıldıęında da ekran grnts – **F 3** – olacaktır.

- **F 1** - : Ekran iřıęı kefe zerine bir aęırlık konulduęunda yanacaktır.

- **F 2** - : Ekran iřıęı devamlı yanacaktır

- **F 3** - : Ekran iřıęı devamlı kapalı olacaktır.

Yapılan seimi onaylamak **Tare** tuřuna basılır .

## 5. Otomatik Kapanma

Bu fonksiyon ayarı ile , cihaz ayarlanan sre iinde ( 1 ~ 9 dakika ) kullanılmadıęında otomatik olarak kapanarak enerji tasarrufu yapılması saęlanır.

Cihaz açıldıktan sonra **Light** tuşuna üç kere basıldığında ekranda - **oFF** - görünür , **Units** tuşuna basıldığında ekranda “ **60 S** “ görünür. Anlamı cihaz 60 saniye süresince kullanılmadığında otomatik olarak kapanacaktır. Bu süre **Units** tuşuna basılarak 540 saniye ye kadar arttırmak mümkündür. Seçimi onaylamak için **Tare** tuşuna basılır.

## **UYARILAR VE GÜNLÜK BAKIM**

Cihazınızı titreşimsiz , hava akımı olmayan , radyoaktif ve manyetik Ortamlardan uzak yerde kullanınız.  
Cihazınızı yumuşak ve tozsuz bir bezle siliniz.  
Sert , aşındırıcı malzeme , aseton , tiner , alkol gibi malzemeler kullanmayınız. Uzun süre kullanılmadığında , pilleri çıkarınız.

## **GARANTİ**

Cihazınız her türlü üretim hatalarına karşı  
İki yıl üretici firma garantisindedir.  
Her türlü sorunlarınızda yetkili servislerimize başvurunuz.

Kullanıcılar için Atık Dönüşüm Bilgisi :

Bu ürün , Avrupa Parlamentosu ve elektrikli ve elektronik cihaz atıkları ( WEEE ) hakkında Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2002/96/EC sayılı Yönergesine tabi olup I bu Yönergeyi uygulayan bölgelerde , piyasaya 13 Ağustos 2005 Cumartesi tarihinden sonra sürüldüğü şeklinde işaretlenmiştir ve normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır . Lütfen , bu ürünün atık işlemleri için yerel WEEE atık toplama tesislerini kullanın , yoksa yürürlükteki tüm kurallara uygun hareket edin . Bu ürünün atık işlemleri ve kullanabileceğiniz atık toplama tesisleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen [www.usr.com/wee](http://www.usr.com/wee) internet sitesini ziyaret edin.



