



ELEKTRONİK TERAZİ

FEC Serisi

FEC-3000 / FEC-6000 / FEC-10000

DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

OTO SANAYİ SİTESİ , MENDERES CAD. NO : 19

4. LEVENT / İSTANBUL

TEL : 0212 – 283 37 15 (Pbx) FAKS : 0212 – 281 24 67

E-mail : scale@dikomsan.com Web : www.dikomsan.com

KULLANMA KİTABI

DİKOMSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İÇİNDEKİLER

- Özellikler ----- 1
- Uyarılar ----- 2
- Tuş Takımı ve Cihaz ----- 3
- Fonksiyon Ayarları ----- 4
 - Ekran Işığı ----- 4
 - Otomatik Kapanma ----- 4
- Tartım İşlemi ----- 5
- Dara Alma ----- 5
- Birim Seçme ----- 5
- Sayma İşlemi ----- 6
- Hata Mesajları ----- 6
- Garanti ----- 7
- Uyarılar ----- 7
- Günlük Bakım ----- 7

ÖZELLİKLER




	Kapasite	Taksimat
Model		
FEC-3000	3000 g	0.1 g
FEC-6000	6000 g	0.2 g
FEC-10000	10000 g	0.5 g
Kefe	165×175mm	
Net / Brüt ağırlık	2.2kg/2.8kg	
Çalışma Sıcaklığı	0° C ~ 40° C	
Güç Kaynağı	6×1.2 V Pil veya AC/DC	
	Adaptör 10V/500mA	

- Otomatik Kapanma (seçilebilir)
- Otomatik Sıfır Takip
- Otomatik Ekran Işığı (seçilebilir)
- Pil bitiyor işareti
- kg/g/lb/oz/lb:oz birimler (seçilebilir)
- Geniş LCD ekran
- Geniş kare kefe
- Net Ağırlık / Kararlı (sabit) işareti

UYARILAR

- Kurulum ve kullanım öncesi ambalaj içinde bulunan Montaj talimatnamesi ve uyarıları okuyunuz.
- Günlük ilk kullanıma başlamadan önce , 10 dakika ısınmasını bekleyiniz.
- Cihazı aşırı sıcak veya soğuk ortamlarda, aşırı hava akımı olan yerlerde, aşırı nemli ortamlarda kullanmayınız.
- Cihazı daima düz ve sert yüzeyde kullanınız.
- Platform üzerinde uzun süreli ağırlık bırakmayınız.

TUŞ TAKIMI VE CİHAZ AÇIKLAMALAR

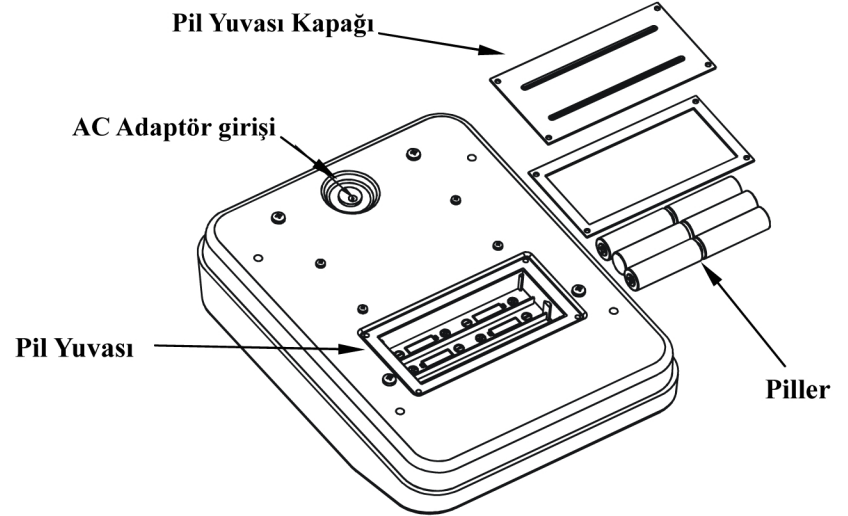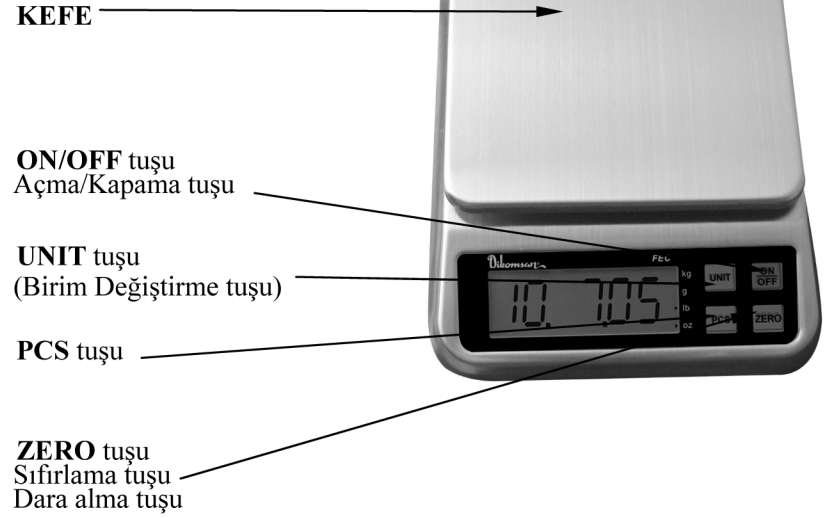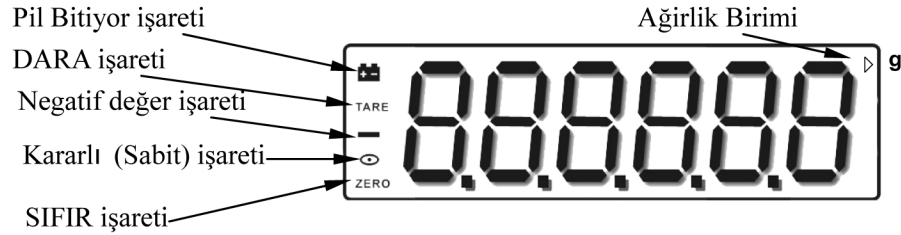

ÇALIŞTIRMA

FONKSİYON AYARLARI

1. Fonksiyon Ayar Konumuna Giriş :

[ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz açılır,
Önce [PCS] tuşuna , sonra [ON/OFF] tuşuna basılır,
[PCS] tuşuna basılı durumdayken ekranda A_ON veya A_OFF yazısı görünür. A_ON, ayar konumunda olduğunu gösterir.
A_OFF ayar konumunda olmadığını gösterir.
[ZERO] tuşuna basılarak seçim yapılır.

2. Otomatik Ekran Işığı konumu Seçimi :

Fonksiyon Ayar Konumuna girildikten sonra , [PCS] tuşuna basılır ,
Ekranda L_ON veya L_OFF görünür. [ZERO] tuşuna basılarak seçim yapılır. L_ON ekran ışığının açık olduğunu , L_OFF ekran ışığının kapalı olduğunu gösterir.

3. Otomatik Kapanma konumu Seçimi :

Fonksiyon Ayar Konumuna girildikten sonra , [PCS] tuşuna basılır ,
Ekranda A_ON veya A_OFF görünür. [ZERO] tuşuna basılarak seçim yapılır. A_ON otomatik kapanma fonksiyonunun devrede olduğunu ,
A_OFF otomatik kapanma fonksiyonunun devre dışı olduğunu gösterir.

4. Tartım Konumuna Dönüş.

[ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz kapatılır.
[ON/OFF] tuşuna tekrar basılarak cihaz açılır , cihaz tartım konumuna dönmüş olur.

TARTIM İŞLEMİ

1. [ON/OFF] tuşuna basılarak cihaz açılır.

Ekranda "0" görününceye kadar beklenir.

2. Tartım işlemi

Ekranda kefe tamamen boş olmasına rağmen, sıfır haricinde bir değer varsa, [ZERO] tuşuna basılarak ekran sıfırlanır.

3. Tartılacak nesne kefe üzerine konur , kararlı (sabit) konuma geldiğinde, tartım sonucu ekranda okunur.

DARA ALMA

Tartım sırasında bir kab kullanılacak ise , öncelikle kabın darasının alınması gerekir.

Kefe tamamen boşaltılıp , ekran sıfırlandıktan sonra , darası alınacak kab kefe üzerine konur , cihaz kararlı (sabit) konuma geldiğinde [ZERO] tuşuna basılarak kabın darası alınmış olur. Bundan sonra bu kab ile yapılacak tartımlarda , ekranda kabın darası düşmüş ve net ağırlık görünür.

Darayı iptal etmek (silmek) için kefe üzeri tamamen boşaltılır ve [ZERO] tuşuna basılır.

BİRİM SEÇME

Ağırlık birimini seçmek için [UNIT] tuşuna basılır. ("kg" , "g" , "lb" , "oz")

veya "lb:oz" seçilebilir. Seçilen birim ekranda görüntülenir.

SAYMA İŞLEMİ

1. **[ON/OFF]** tuşuna basılarak cihaz açılır , Ekranda "0" görününceye kadar beklenir.
2. Ekranda kefe tamamen boş olmasına rağmen, sıfır haricinde bir değer varsa, **[ZERO]** tuşuna basılarak ekran sıfırlanır.
3. Sayım yapılacak parçalardan kefe üzerine numune konur (Numune adedi 10 , 20 , 50 veya 100 adet olmalıdır). Kefe üzerine konulan numunelerin ağırlığı ekranda görünecektir.
4. **[PCS]** tuşuna basılarak cihaz **SAYIM** konumuna getirilir.
5. **[UNIT]** tuşuna basılarak numune adedi seçilir (kefe üzerine konulan numune adedi ile aynı olmalıdır). Numune adedi ne kadar çok olursa , sayım sonucu o kadar hassas olur.
6. **[UNIT]** tuşuna basıldığında seçilen miktar “ selected pcs “ ekranda görünür. **[PCS]** tuşuna basılır , ekranda “**PASS**” yazısı ve başlangıç numune adedi ekranda tekrar görünecektir.
7. Sayılacak parçalar kefe üzerine konur ve toplam miktar ekrandan okunur.
8. Sayım konumundan çıkıp tartım konumuna dönmek için , **[UNIT]** tuşuna basılır veya **[ON/OFF]** tuşuna basılarak cihaz kapatılıp , tekrar açılır.

NOT : Numune birim ağırlığı > 10e.

HATA MESAJLARI

EEEE : Aşırı Yük (Kefe üzerinde cihazın kapasitesinin üzerinde ağırlık var)

 : Pil bitiyor (Piller yenisi ile değiştirilmeli)

GARANTİ

CİHAZINIZ HER TÜRLÜ ÜRETİM HATALARINA

KARŞI İKİ YIL ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDADIR.

HER TÜRLÜ SORUNLARINIZDA YETKİLİ SERVİSLERİMİZE BAŞVURUNUZ.

UYARILAR

Dikkat

Bu kullanma kitabında bahsedilen bakım ve uyarılar haricinde herhangi bir işlem yapmayınız. Cihazınızı aşırı sıcak ve soğuklardan , aşırı darbelerden , su , yağmur , toz , kir ve RF dalgalarından koruyunuz. Cihazınızı düz ve sert yüzeye koyunuz , ayaklardan ayarlayarak seviyesini düz duruma getiriniz. Göstergiyi açmayınız , herhangi bir problemde servise götürünüz. Cihazınız üzerine , cihazınızın azami çekerinden fazla yük koymayınız.

GÜNLÜK BAKIM

Cihazınızı yumuşak ve tozsuz bir bezle siliniz. Sert , aşındırıcı malzeme , aseton , tiner , alkol gibi malzemeler kullanmayınız. Dikkatli taşıyınız. Tozdan koruyucu örtü kullanmanızı tavsiye ederiz. Başka bir yere götürürken veya uzun süre kullanmadığınızda cihazınızı serin ve kuru bir ortamda yatay konumda muhafaza ediniz.

Kullanıcılar için Atık Dönüşüm Bilgisi :

Bu ürün , Avrupa Paramentosu ve elektrikli ve elektronik cihaz atıkları (WEEE) hakkında Avrupa Birliği Komisyonu'nun 2002/96/EC sayılı Yönergesine tabi olup bu Yönergeyi uygulayan bölgelerde , piyasaya 13 Ağustos 2005 Cumartesi tarihinden sonra sürdürüldüğü şeklinde işaretlenmiştir ve normal evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır . Lütfen , bu ürünün atık işlemleri için yerel WEEE atık toplama tesislerini kullanın , yoksa yürürlükteki tüm kurallara uygun hareket edin . Bu ürünün atık işlemleri ve kullanabileceğiniz atık toplama tesisleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.usr.com./wee internet sitesini ziyaret edin.